Inorganic Application 銅鉱石精鉱中の硫黄分析



CS844

分析条件

ルツボ	セラミックスルツボ (P/N:528-018HP)
ルツボ前処理	1200℃、20分
助燃剤	Lecocel II (P/N:501-008) 1.2 g
	Iron chip accelerator(P/N:501-077) 0.8 g
試料前処理	均一な粉状に粉砕、撹拌しておく。乾燥が必要な場合は
	105℃1 時間乾燥。
試料量	0.05 g-0.2 g
炉パワー	100%
分析パラメーター	
パージ	10 秒
アナリシスディレイ	20 秒
積分時間	55 秒
コンパレータレベル	使用しない
エンドライン	使用する 2 秒

分析例

試料	試料量(g)	硫黄(wt %)
標準化試料 硫化亜鉛 S:32.91 %	0.0508	32.62
	0.0498	32.99
	0.0503	32.98
	0.1012	33.12
	0.1024	32.95
	0.1000	33.02
	0.1513	32.79
	0.1493	33.01
	0.1520	32.84
	0.2001	33.60
	0.2006	33.28
	0.2020	33.61
	平均	33.07
	標準偏差	0.30
銅鉱石精鉱 CCU-1c S:33.3 %	0.0515	33.56
	0.0523	33.59
	0.0490	33.32
	0.1025	33.71
	0.0997	33.58
	0.1000	33.29
	0.1506	33.63
	0.1496	33.34
	0.1511	33.23
	0.2011	33.32
	0.1998	33.25
	0.2003	33.40
	平均	33.44
	標準偏差	0.17